

Système détection pathogène SOLUS

- Test basé sur ELISA (immunoessay)
- NF EN ISO 16140
- Automatisation par système DYNEX
- Validé par AOAC (Association of Official Agricultural Chemists)
- Lecture par lecteur de microplaque
- Solus Salmonella : détection en 36 heures
- Solus Listeria : détection en 46 heures
- Solus Listeria monocytogenes : détection en 52 - 60 heures (certification AOAC)
- Solus E. coli O157 : temps pour présempion : 18 heures
- Solus one Salmonella : détection en 22 heures
- Solus one Listeria : détection en 25 heures (certifié AOAC) - pour les tests de surface uniquement



MICROBIOLOGIE

Nom du produit	Type échantillon	Facteur dilution	Taille échantillon	Volume du diluant (ml)	Phase enrichissement	Temps pour résultat présempion
Solus Salmonella	Environnement	1 dans 10	Ecouvillon	10	Eau peptonée tamponnée : 18 - 20 heures RVS : 21-27 heures	41 - 49 heures
			Eponge	100		
Solus Listeria	Environnement	1 dans 10	Ecouvillon	10	Fraser 1/2 : 22 - 26 heures RELM : 22 - 26 heures	44 - 52 heures
			Eponge	100		
Solus Listeria monocytogenes	Environnement	1 dans 10	Ecouvillon	10	Fraser 1/2 : 24 - 28 heures Palcam : 24 - 28 heures	52 - 60 heures
			Eponge	100		
Solus E.coli O157	Environnement	1 dans 10	Ecouvillon	10	TSB modifié avec novobiocine : 16 - 20 heures	18 - 22 heures
			Eponge	100		

Nom du produit	Type échantillon	Facteur dilution	Taille échantillon	Volume du diluant (ml)	Phase enrichissement	Temps pour résultat présempion
Solus one Salmonella	Environnement	1 dans 10	Ecouvillon	10	Eau peptonée tamponnée avec supplément Solus one : 16 - 20 heures	18 - 22 heures
			Eponge	100		
	Food	1 dans 10	25 g	225	Eau peptonée tamponnée avec supplément Solus one : 20 - 22 heures	22 - 24 heures
	Œuf (et produits avec œufs)	1 dans 10	100 g	900	Eau peptonée tamponnée avec supplément Solus one : 20 - 22 heures	22 - 24 heures
	Viandes rouges	1 dans 4	375 g	1125	Eau peptonée tamponnée avec supplément Solus one : 20 - 22 heures	22 - 24 heures
1125						
Poudre de lait non gras	1 dans 4	375 g	1125	Eau peptonée tamponnée avec supplément Solus one : 21 - 22 heures	23 - 24 heures	
						1125
Epices	1 dans 10	25 g	225	Eau peptonée tamponnée modifiée avec supplément Solus one : 20 - 24 heures	22 - 26 heures	
						225
Confiserie	1 dans 10	375 g	3375	Eau peptonée tamponnée modifiée avec supplément Solus one : 20 - 24 heures	22 - 26 heures	
						3375
Solus one Listeria	Environnement	1 dans 10	Ecouvillon	10	Solo+ : 22 - 30 heures	24 - 32 heures
			Eponge	100		
Solus one E.coli O157	Viande hachée crue	1 dans 4	375 g	1125	Eau peptonée tamponnée avec supplément : 10 - 12 heures	12 - 14 heures

Réf.	Kit	Nombre Plaques 96 puits	€
396620	Solus Salmonella Elisa	1	NC -
396621	Solus Salmonella Elisa	5	NC -
396616	Solus Listeria Elisa	1	NC -
396617	Solus Listeria Elisa	5	NC -
396624	Solus Listeria monocytogenes Elisa	1	NC -
396625	Solus Listeria monocytogenes Elisa	5	NC -
396615	Solus E.coli O157 Elisa	1	NC -
396622	Solus one Salmonella Elisa	1	NC -
396623	Solus one Salmonella Elisa	5	NC -
396618	Solus one Listeria Elisa	1	NC -
396619	Solus one Listeria Elisa	5	NC -

Réf.	Désignation	Conditionnement	€
396642	Eau peptonée tamponnée ISO	500 g	NC -
396643	Eau peptonée tamponnée ISO	2 kg	NC -
396635	Eau peptonée tamponnée ISO	10 kg	NC -
396628	Supplément Solus One qsp 45 litres milieu complet	10 ampoules	NC -
396629	Supplément Solus One qsp 400 litres milieu complet	10 ampoules	NC -

Réf.	Désignation	Conditionnement	€
396636	Eau peptonée tamponnée modifiée	500 g	NC -
396637	Eau peptonée tamponnée modifiée	5 kg	NC -
396638	Eau peptonée tamponnée modifiée	10 kg	NC -
396628	Supplément Solus One qsp 45 litres milieu complet	10 ampoules	NC -
396629	Supplément Solus One qsp 400 litres milieu complet	10 ampoules	NC -

Réf.	Désignation	Conditionnement	€
396634	Rappaport Vasiliadis soja (RVS)	500 g	NC -

Réf.	Désignation	Conditionnement	€
396644	Bouillon Fraser 1/2	5 kg	NC -
396632	Bouillon Fraser 1/2	10 kg	NC -
396646	Bouillon Fraser 1/2	10 flacons de 225 ml	NC -
396633	Supplément RELM (Rapid Enrichment Listeria media)	500 g	NC -
396645	Supplément RELM (Rapid Enrichment Listeria media)	50 tubes de 10 ml	NC -

Réf.	Désignation	Conditionnement	€
396639	Palcam	500 g	NC -
396640	Supplément Palcam	10 ampoules	NC -

Réf.	Désignation	Conditionnement	€
396626	Bouillon TSB modifié	500 g	NC -
396627	Supplément novobiocine pour bouillon TSBmodifié	10 ampoules	NC -

Réf.	Désignation	Conditionnement	€
396630	Milieu Solo+	500 g	NC -
396631	Milieu Solo+	5 kg	NC -

Prévoir matériel associé voir page suivante